

JARRA DE ANAEROBIOSIS 2.5I**(para 12 placas) Merck****MARCA: MERCK****PROCEDENCIA: ALEMANIA**

Este dispositivo se utiliza para crear un entorno sin oxígeno o aplicación de oxígeno para el cultivo de microorganismos anaerobios y microaerófilos en condiciones atmosféricas definidas.

**DIMENSIONES**

- ✓ CAPACIDAD: 2.5L
- ✓ RACK: PARA 12 PLACAS DE 90

**CARACTERISTICAS**

- ✓ Materiales de alta calidad, que garantizan una solidez
- ✓ Rejilla metálica para 12 placas
- ✓ La base translúcida está fabricada de policarbonato resistente y la tapa hermética de polipropileno.

**MODO DE ACCION**

- ✓ Para el cultivo de anaerobios y microorganismos microaerófilos en definidos condiciones atmosféricas.

Modo de uso básico

1. Colocar las placas sembradas en posición invertida dentro de la cesta.
2. Activar e introducir el sobre generador Anaerocult® y fijar la tira Anaerotest® en el clip.
3. Cerrar la tapa asegurando el sellado hermético e incubar a la temperatura requerida (usualmente 35-37 °C)
- 4.

**EMBALAJE:****UND / CAJON 4 UND**